

AGITADOR MAGNÉTICO
COM AQUECIMENTO
SSAGa

MANUAL DO
USUÁRIO

 **MYLABOR**
EQUIPAMENTOS

AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO

INSTRUÇÕES DE USO:

- 1.** Verificar se a voltagem da rede elétrica é idêntica à selecionada no ato da compra - 110V ou 220V;
- 2.** Coloque o líquido desejado no aparelho (somente líquidos com densidade semelhante a água);
- 3.** Colocar a chave geral ON/OFF na posição ON;
- 4.** Ajustar a intensidade da agitação na escala de 0 a 12;
- 5.** Pressionar ON para iniciar a agitação;
- 6.** Ajustar a intensidade de aquecimento através da escala de 0 a 300;
- 7.** Pressionar ON para ligar o aquecimento.

OBS.: NÃO DERRAME LÍQUIDOS SOBRE A PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO EVITE DANOS ELÉTRICOS.

GABINETE

- Chapa de aço SAE 1020;
- Tratamento anticorrosivo;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada;
- Pés de borracha;
- Porta fusível de segurança.

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 1 barra magnética PTFE 7x30mm;
- Fusível de Proteção.

OPCIONAIS

- Controlador Microprocessado Digital.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTROLE DE VELOCIDADE	Sistema eletrônico modular
CONTROLE DE AQUECIMENTO	Eletrônico de 50 em 50 graus
PAINEL	Polycarbonato texturizado a prova d'água
CHAVE LIGA/DESLIGA	Acendimento luminoso
CAPACIDADE DE AGITAÇÃO	10L de água ou líquido de densidade semelhante
PLATAFORMA DE AGITAÇÃO	Alumínio escovado - 17X17cm
ROTAÇÃO DO EIXO LIVRE	0 a 3.000 rpm
TEMPERATURA DE REGULAGEM	50°C a 300°C
POTÊNCIA	350 watts
CABO DE ALIMENTAÇÃO	3 pinos, duas fases e um terra - NBR14136
TENSÃO	110V ou 220V - Definir
MOTOR	DC - Imã permanente

INFORMAÇÕES DO MODELO

MODELO	SUPERFÍCIE	MEDIDAS	RPM	POTÊNCIA
SSAGa	17x17 cm	13x19x19 cm	0 a 3000	350 watts

IMPORTANTE: Qualquer modelo pode ser adaptado às necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instruções em português e termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. As linhas de equipamentos podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso prévio.

ANOTE AQUI O NÚMERO DE SÉRIE DO SEU EQUIPAMENTO, ELE É A SUA GARANTIA:



AO RECEBER SEU EQUIPAMENTO CONFIRA:

- Os dados na Nota Fiscal e o equipamento que recebeu;
- O aspecto geral;
- As condições de pintura;
- O funcionamento do controlador.

Caso constate alguma irregularidade comunique imediatamente a transportadora responsável.

TERMO DE GARANTIA

Este aparelho é garantido ao primeiro comprador contra defeitos de fabricação ou de material, no prazo de doze meses, a contar “pro-rata-die”. Não estarão cobertas por esta garantia as peças fabricadas por terceiros e as peças que sofrem desgaste natural pelo uso, tais como molas, peças de plástico ou nylon, componentes elétricos e eletrônicos, etc.

ESTA GARANTIA PERDERÁ TODA A SUA VALIDADE CASO SEJAM CONSTATADAS QUAISQUER DAS SEGUINTE SITUAÇÕES:

- O equipamento tenha sofrido dano causado por quedas, fenômenos naturais, instalação elétrica inadequada e/ou uso indevido;
- O equipamento tenha recebido manutenção por pessoa não autorizada pela fábrica e/ou peças não originais;
- Imperícia, imprudência e/ou negligência no seu manuseio e operação;
- Não seja apresentado o número de série acompanhado da referida Nota Fiscal de Compra. Esta garantia aplica-se apenas e tão somente às peças de reposição, reparos e regulagens;
- Correrão por conta e risco do comprador todas as despesas decorrentes de: Fretes, carretos, acessórios para remessas e devolução de conserto.



MYLABOR
EQUIPAMENTOS

11 2373-4959
R LUIS FERREIRA, 131
MARANHÃO (TATUAPE)
SÃO PAULO